



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Лабораторная электрическая  
центрифуга 900-2 Centifuge 4000  
об/мин, 6x20 мл**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Меры предосторожности .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Использование.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	9

## 1. Введение

Центрифуга серии 900 - это серия продуктов компании из категории «научное оборудование», изготовленная с использованием высокопрочного инженерного пластика. Центрифуга имеет красивый дизайн, стабильно работает, производя небольшой уровень шума, и др. Она широко используется в научно-исследовательских учреждениях, в сфере экологии и охраны окружающей среды, здравоохранения и профилактики эпидемий, косметических салонов, больниц и других научно-исследовательских, образовательных и производственных организаций, чтобы помочь произвести соответствующей лаборатории качественный анализ материала, для производства плазмы, сывороток, вакцин и пр.

## 2. Внешний вид устройства



## 3. Меры предосторожности

Чтобы правильно и безопасно использовать данное устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведенные меры предосторожности перед использованием и строго следуйте им.

1. Не прикасайтесь к работающему диску центрифуги.
2. Категорически запрещается неравномерно нагружать центрифугу.

3. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте самостоятельно, чтобы избежать повреждений.
4. Не используйте другие аксессуары без прямого и явного разрешения производителя. Если это приведет к поломке, гарантия будет автоматически прекращена.
5. Используйте только качественные пробирки для центрифугирования.
6. Не оставляйте оборудование подключенным к сети на длительное время, если оно не используется.

#### 4. Технические характеристики

Модель	900-1 / 900-2	900-1S
Питание	110 В 60 Гц / 240В 50 Гц	
Диапазон скоростей	300-4000 об/мин	
Диапазон времени	0-60 мин (шаг 5 мин)	0-100 мин (шаг 1 мин)
Макс. центробежная сила	1685 кг	
Режим работы	Время / скорость	
Дисплей	/	Цифровой
Емкость	10 мл*6	
Мощность	50 Вт	
Тип мотора	Двигатель постоянного тока с постоянными магнитами	
Шум при полной загрузке	≤50 дБ(а)	
Коэффициент вибрации	≤0,6 мм/с	
Рабочая температура	5–40 °С	
Рабочая влажность	80%	
Размер	230x258x172 мм	
Размер упаковки	280x300x210 мм	
Вес нетто	1,7 кг	
Вес брутто	2,5 кг	

## 5. Использование

1. Поместите машину на ровный и устойчивый рабочий стол. Можно расположить амортизатор под центрифугой для более сбалансированного давления.
2. Вставьте кабель питания в блок питания с напряжением, соответствующим тому, что указано на изделии.
3. Поверните регулятор скорости на ноль. Нажмите на переключатель питания. Зуммер издаст звуковой сигнал (светится индикатор питания/ЖК-экран), система перейдет в состояние ожидания.
4. Пробирки для центрифуги должны всегда быть расположены симметрично и равномерно внутри центрифуги. Закрывайте защитную крышку после того, как вы убедились, что пробирки установлены равномерно и симметрично.
5. Модель 900-1/900-2  
Ручку управления скоростью можно вращать по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость до требуемой. После чего можно запустить центрифугу на постоянной выбранной вами скорости. Ручку выбора времени можно вращать по часовой стрелке. Через 2 секунды прозвучит звуковой сигнал, и система перейдет в режим обратного отсчета. После завершения центрифугирования необходимо снова повернуть ручку на нужное время, иначе программа посчитает, что время равно нулю, и центрифуга не запустится.
6. Модель 900-1S  
Ручка управления скоростью может вращаться на 360 градусов, настраивается на требуемую скорость после нажатия кнопки. Ручку выбора времени можно вращать на 360 градусов. Настройте на необходимое время работы центрифуги после нажатия. Выберите нужное время и на дисплее запустится обратный отсчёт.
7. Когда время работы центрифуги истечет, двигатель автоматически остановится, и прозвучит зуммер.
8. Откройте защитную крышку и извлеките пробирку после того, как центрифуга полностью остановится.
9. Нажмите на кнопку питания, чтобы выключить устройство.

## 6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

## Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**